

高效 快速 安全

eBlot™ L1快速湿转仪

让实验更简单



eBlot™ L1快速湿转仪是一款高效的蛋白快速转膜系统，它采用金斯瑞自主研发的专有技术，该系统基于湿转的原理，集合了传统湿转稳定、均匀和半干转快速、高效的优势，同时避免了传统湿转耗时费力和半干转不均匀稳定性差的缺点，能够在10分钟内快速高效地实现蛋白从聚丙烯酰胺凝胶转移到 PVDF 膜或 NC 膜上的过程；仪器使用经过严格优化的转膜液和平衡液，能够确保大小蛋白同时高效转膜。无论从转膜的均一性、宽广的蛋白分子量大小和超低蛋白含量上都实现了无与伦比的转膜效果，给您带来全新的转膜体验。



扫码免费试用eBlot

转膜时间



十分钟

我们重新定义了
湿转时间

操作简单



一键完成

独立双通道设计
同时操作两样本

大小蛋白



同时转膜

转膜液和平衡液
经过严格优化


eBlot™转膜操作

1 打开转膜夹子
平铺在桌面

2 依次平铺：干海绵
/膜/凝胶/干海绵

3 合夹放在仪器中
点击开始转膜


4 抗体孵育曝光
显影

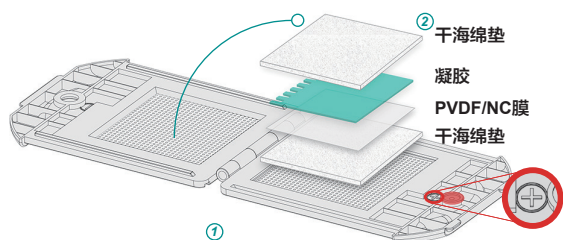

金斯瑞生物科技

Make Research Easy

实验案例

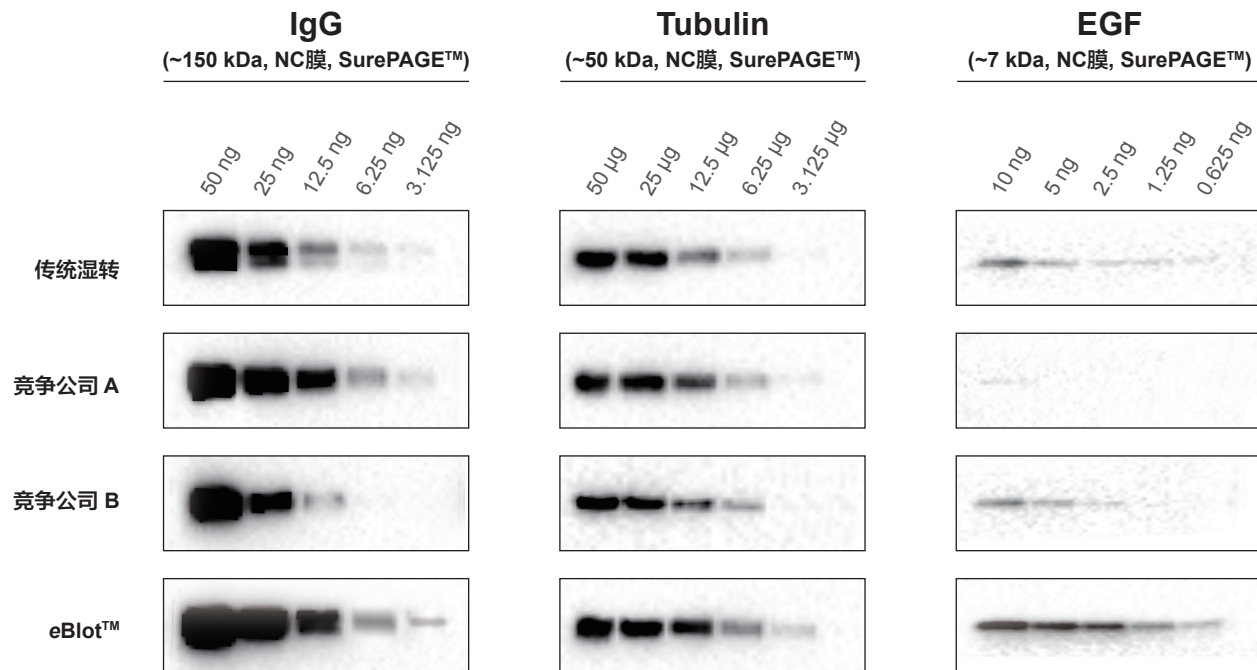

产品列表

产品名	Size	Cat. No.	目录价
eBlot™ L1 快速湿转仪	1 Unit	L00686C	询价
eBlot™ L1 转膜浓缩试剂盒 (NC膜基础)	1 kit (150次)	L00724C-150	询价
eBlot™ L1 转膜浓缩试剂盒 (NC膜基础)	1 kit (450次)	L00724C-450	询价
eBlot™ L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF膜基础)	1 kit (150次)	L00726C-150	询价
eBlot™ L1 转膜浓缩试剂盒 (PVDF膜基础)	1 kit (450次)	L00726C-450	询价
eBlot™ L1 转膜试剂盒 (NC膜)	1 kit (30次)	L00728C	询价
eBlot™ L1 转膜试剂盒 (PVDF膜)	1 kit (30次)	L00729C	询价

详情请扫描下方二维码



请扫描下方二维码 关注视频号



© 2018 Genscript Inc. All right reserved.
eBlot is a trademark of Genscript Biotech Corporation.